


Limpeza após o uso do FACSCalibur

1. Colocar um tubo com cerca de 3 mL de hipoclorito de sódio 0,5 % na Porta de Injeção de Amostra;

Figura 1 - Porta de Injeção de Amostra

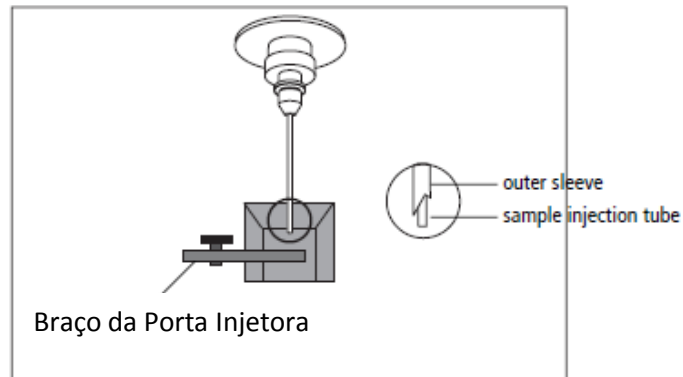

2. Deixar correr por 1 minuto com o braço aberto;
3. Fechar o braço;
4. Apertar RUN e HI e deixar correr por 5 minutos;
5. Colocar um tubo com cerca de 3 mL de água destilada na Porta Injetora de Amostra;
6. Deixar correr por 1 minuto com o braço aberto;
7. Fechar o braço;
8. Apertar RUN e HI e deixar correr por 5 minutos;
9. Apertar STNDBY;
10. Abrir a gaveta do citômetro;
11. Despressurizar o reservatório de salina
12. Descartar o volume do reservatório do lixo;
13. Desligar o citômetro;
14. Desligar o computador;
15. Desligar o “nobreak”;
16. Preencher o registro de uso do equipamento.